




BAD 2002816

Maxima-Minima-Thermometer

[Best.Nr. 200.2816]

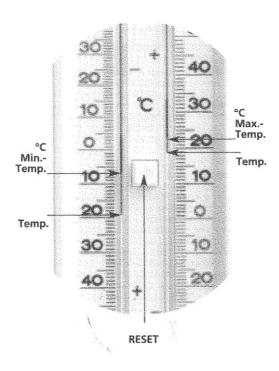

Maxima-Minima-Thermometer Quecksilberfrei I umweltfreundliche Kapillarfüllung

Mit diesem Thermometer haben Sie alles auf einen Blick: Höchst,- Tiefst- und die aktuelle Temperatur.

(D)

Und so wird's gemacht: Drücken Sie den Knopf, bis beide blauen Marken auf der transparenten Anzeigesäule stehen (Zurücksetzen der Höchst- und Tiefstwerte). Nun können Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt die bisherigen Temperaturschwankungen an den Unterkanten der Marken ablesen; den Höchstwert auf der rechten und den Tiefstwert auf der linken Skala. Die Momentantemperatur sehen Sie an den Oberkanten der transparenten Anzeigesäulen.

Noch einige wichtige Hinweise:

Die Anzeigesäulen sind mit einer neuartigen, umweltfreundlichen Flüssigkeit gefüllt. Die Flüssigkeitssäule kann sich z.B. während des Transportes trennen oder Luftblasen bilden. Dies ist kein Produktionsfehler. Sie können dies einfach selbst beheben, indem Sie das Thermometer auf den Kopf stellen und den Knopf drücken, bis die Marken am oberen Ende der Skala stehen. Dann drehen Sie das Gerät um und schleudern es 1 x kräftig (ähnlich einem Glasfieberthermometer). Wiederholen Sie gegebenenfalls den Vorgang. Bringen Sie die Marken mit dem Knopf auf die Anzeigesäule zurück.

Sollten die Marken einmal in die klare Flüssigkeit rutschen, bringen Sie sie mit einem Magneten in die rote Flüssigkeit zurück.

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

CONATEX-DIDACTIC Lehrmittel GmbH – Im Forstgarten 1 - D-66459 Kirkel Kundenservice (kostenfrei): 00800 0266 2839 (D, CH, A, L) oder 0049 (0) 6849 - 99 269 -0 www.conatex.com - email: didactic@conatex.com

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch die Conatex Didactic Lehrmittel GmbH nicht gestattet.