

Waga

[BAP_1124060.doc]



Prezentacja produktu

1. Szalka
2. Wyświetlacz LCD
3. Komora baterii
4. Przycisk wyboru jednostki ważenia
5. Przycisk ON/OFF TARE

Dane techniczne



Numer referencyjny	1224060	1124061
Nośność	200 g	2000 g
Dokładność pomiaru	0,1 g	1g
Tryby	Wyłącznie tryb ważenia	
Tarowanie	Substraktywne dla każdego zakresu	
Jednostki	Gramy (g), uncje (oz)	
Wyświetlacz	LVD 4 cyfry, wysokość 15 mm	
Szalka	PCV średnica 120 mm	
Wymiary	147 x 208 x 40	
Zasilanie	2 baterie AAA (dołączone)	
Masa	480 g	
Środowisko pracy	Temperatura 15-30 °C, wilgotność < 85 %	

Użytkowanie

1. Instalacja i włączanie

1.1 Zawartość opakowania

- Waga
- 2 baterie AAA
- Instrukcja

1.2 Instalacja

1.2.1 Instalowanie baterii

- Otworzyć pokrywę komory baterii
- Włożyć baterie
- Zamknąć pokrywę

Uwaga: kiedy waga nie jest używana przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie baterii.

1.2.2 Włączanie

Nacisnąć na przycisk ON/OFF/TARE. Wyświetlacz pokaże „888”, a następnie „0”.

1.2.3 Ważenie

Umieścić przedmiot na środku szalki. Wartość pokazywana przez wyświetlacz jest masą przedmiotu. Jeśli jego masa jest większa od nośności wagi (przeciążenie), wyświetlacz pokaże „O-Ld”.

1.2.4 Funkcja Tarowania

Umieścić na szalce pusty pojemnik i nacisnąć na przycisk ON/OFF/TARE, wyświetlacz pokaże „0”. Można teraz włożyć ważone przedmioty do pojemnika.

1.2.5 Zmiana jednostki ważenia

Można zmieniać jednostkę ważenia (g lub oz) naciskając na przycisk „UNIT”.

1.3 Funkcja auto-wyłączania

Waga wyłącza się automatycznie po 2 minutach nieużywania, w celu oszczędzania energii baterii.

1.4 Niski stan energii baterii

Kiedy wyświetlacz pokazuje symbol  , dostarczane napięcie jest niewystarczające, co może mieć wpływ na precyzję pomiaru. Należy wtedy niezwłocznie wymienić baterie.

Konserwacja, gwarancja i naprawy

1. Konserwacja

Przyrząd nie wymaga jakiegokolwiek szczególnej konserwacji.

Wszystkie działania związane z utrzymaniem lub naprawą przyrządu powinny być podejmowane przez CONATEX. W razie problemów proszę kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta..

2. Gwarancja

Produkty dostarczane przez CONATEX są objęte gwarancją, od chwili dostawy na wszelkie usterki i wady ukryte towaru.

Gwarancja obejmuje ważnością okres dwóch lat od dostawy i ogranicza się do naprawy lub wymiany towaru wadliwego.

Gwarancja nie obejmuje awarii powstałej w wyniku nieprawidłowego używania. Gwarancja nie obejmuje: szkła laboratoryjnego, lamp, bezpieczników, lamp próżniowych, substancji, elementów szybko zużywających się, produktów informatycznych i multimedialnych..

Niektóre towary mogą być objęte gwarancją krótszą niż 2 lata (1 rok, 6 miesięcy), co jest zaznaczone w katalogu lub w ulotce reklamowej.

Zwrot produktu objętego gwarancją musi być potwierdzony naszą zgodą na piśmie.

Wady widoczne: reklamacja nie będzie mogła zostać przyjęta, jeśli zwłoka w odesłaniu towaru przekroczy 15 dni od dnia dostawy. W przypadku eksportu ten czas przedłuża się do 1 miesiąca.

Gwarancja traci ważność, jeśli stwierdzona zostanie próba naprawy lub naruszenie spowodowane przez osoby spoza CONATEX.

CONATEX-DIDACTIC Pomoce Naukowe Sp. z o.o. - ul. Powstańców Śląskich 103/1, 01-355 Warszawa
Dział Obsługi Klienta: tel.: 22 228 88 51, faks: 22 228 88 52
Internet: www.conatex.pl – e-mail: biuro@conatex.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie i rozpowszechnianie części lub całości tej publikacji bez wyraźnej pisemnej zgody Conatex-Didactic Pomoce Naukowe Sp. z o.o. jest zabronione.